



## 美国 NUAIRE 公司 5510E CO<sub>2</sub> 培养箱操作说明

### 功能介绍:

按键: ▲ : 增加; ▼ : 减少; **RUN/SETUP**: 模式 (运行/设定) 键 **SEL**: 选择键; **95/145 CYCLE**: 净化循环键

### 操作说明:

1. 将仪器左后侧的电源开关打开到“ON”的位置;
2. 按压 **RUN/SETUP** 键 3 秒钟, 其上 LED 闪烁, 进入参数设定模式;
3. 按下 **SEL** 键选择参数设定区域, 按下 ▲ 或 ▼ 键调节温度或浓度参数到设定值;
4. 按压 **RUN/SETUP** 键 3 秒钟, 其上 LED 停止闪烁, 一直亮着, 表示仪器进入运行模式。
5. 本机带有净化循环, 按 **95/145 CYCLE** 键 3 秒可以选择该功能; 具体操作和注意事项请一定参考说明书。

### 注意事项:

- (1) 此仪器为气套培养箱, 如果需要移动, 请关闭电源。
- (2) 湿度环境是通过腔体内的不锈钢水盘中的水蒸发来实现的; 注意保证水盘中有水, 不足时添加蒸馏水。
- (3) 推荐使用医用等级 CO<sub>2</sub>, 请注意保证 CO<sub>2</sub> 钢瓶中气源充足, 二级压力表的指示在 0.1MPa 以下。
- (4) 产品详细情况请参见使用说明书。