



美国 NUAIRE 公司 4750E CO₂ 培养箱操作说明

功能介绍:

按键: ▲ : 增加; ▼ : 减少; **SEL**: 选择键;
RUN/SETUP: 模式 (运行/设定) 键

操作说明:

1. 将仪器左后侧的电源开关打开到“ON”的位置;
2. 按压 **RUN/SETUP** 键 3 秒钟, 其上 LED 闪烁, 进入参数设定模式;
3. 按下 **SEL** 键选择参数设定区域, 按下 ▲ 或 ▼ 键调节温度或浓度参数到设定值;
4. 按压 **RUN/SETUP** 键 3 秒钟, 其上 LED 停止闪烁, 一直亮着, 表示仪器进入运行模式。

注意事项:

- (1) 此仪器为水套培养箱, 水套层中有约 70 升的蒸馏水; 安装完毕后, 不要挪动; 如果需要移动, 请排空水套层。
- (2) 湿度环境是通过腔体内的不锈钢水盘中的水蒸发来实现的; 注意保证水盘中有水, 不足时添加蒸馏水。
- (3) 推荐使用医用等级 CO₂, 请注意保证 CO₂ 钢瓶中气源充足, 二级压力表的指示在 0.1MPa 以下。
- (4) 产品详细情况请参见使用说明书。