



Nu-440 简易操作说明书

1、操作主界面，如图 1 待机状态。（触屏操作）

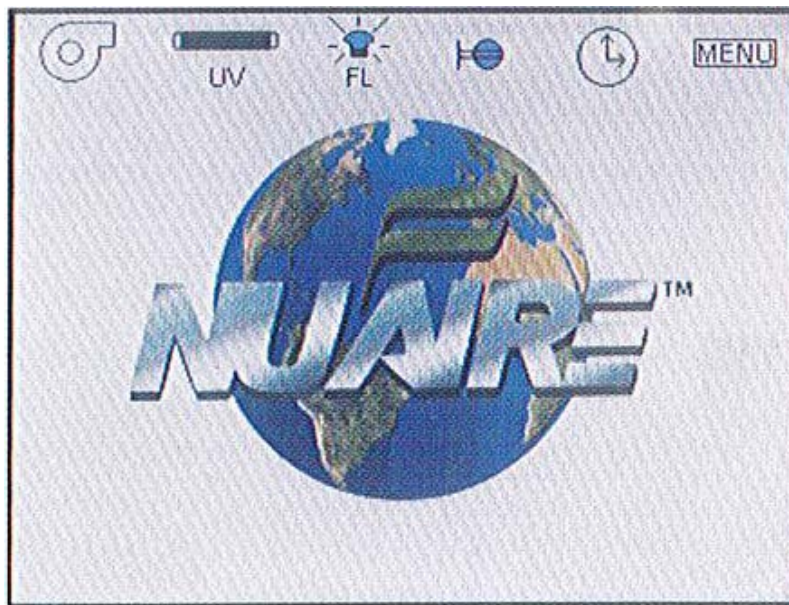



图 1

当系统处于待机状态时，触摸式液晶屏会显示出一个巨大的 NUAIRE 图标；功能图标在顶部，时间和日期在右下方。

除风机图标需要启动运行模式外，其余功能图标都可以在待机状态下开启和关闭。

触摸液晶屏有屏幕保护功能，默认时间为 60 秒，当风机没有开启时，60 秒后屏幕会变暗，点击屏幕即可退出屏保模式。

2、基本使用图标。

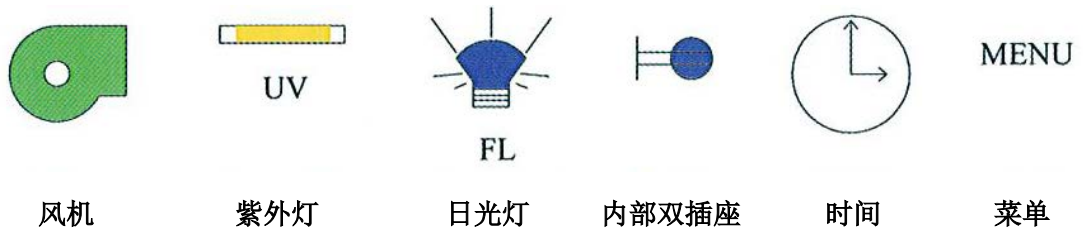

3、风机的运行以及报警。

3-1、点击风机图标，进入运行模式

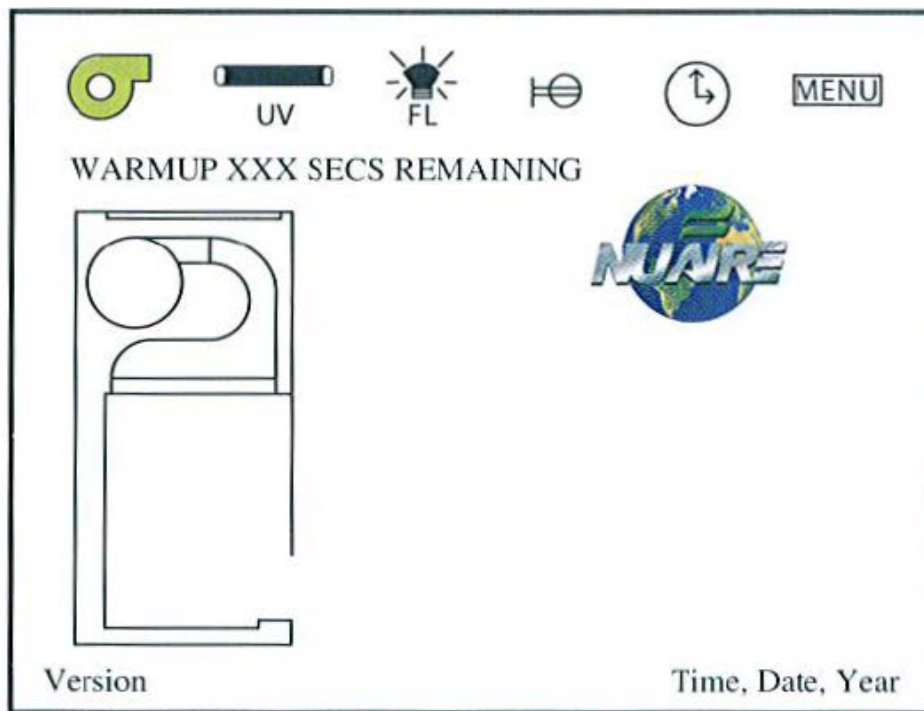



图 2

点击风机图标  ，同时按密码 1234 并确认，风机图标亮起



，运行模式将会在屏幕显示如图 2；风机会会有 150 秒的预热周期，在预热周期无菌净化程序可能开始，如果滑动窗被提高会报警，可以点击静音图标清除声音。在预热过程中气流读数不被显示。当预热结束后，

气流读数恢复显示,正常操作。如果需要停止风机运行,再次按下风机图标和密码,风机停止。

3-2、运行模式报警。



图 3


如果存在,在待机/运行模式中都出现可见的报警显示和听到报警的声音,如图 3 所示;警报声可点击静音,但只能保持 15 分钟。

3-3、报警种类。

- Window High 玻璃窗高于标准高度。
- Downflow High Limit 向下气流超过高报警设置。
- Downflow Low Limit 向下气流低于低报警设置。
- Inflow High Limit 进气气流超过高报警设置。

- Inflow Low Limit 进气气流低于低报警设置。

4、紫外灯

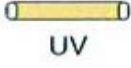点击紫外灯图标  开启或关闭紫外灯，注意开启紫外灯时必须将滑动玻璃窗完全关闭。

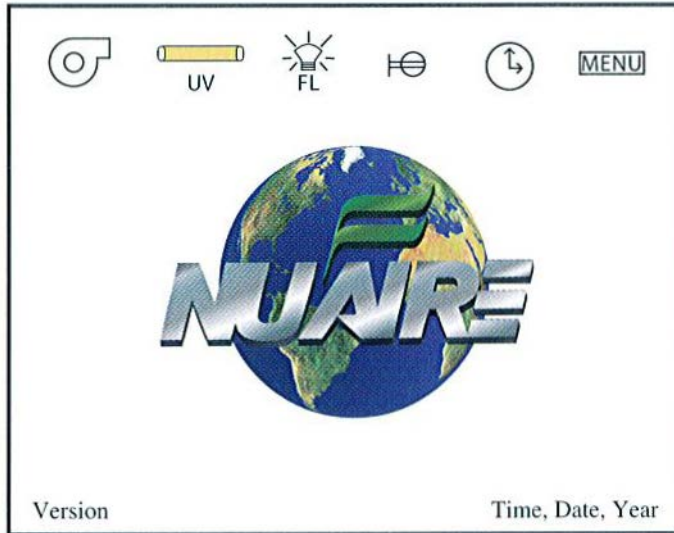


图 4

5、日光灯

点击日光灯图标  ，开启或关闭日光灯。

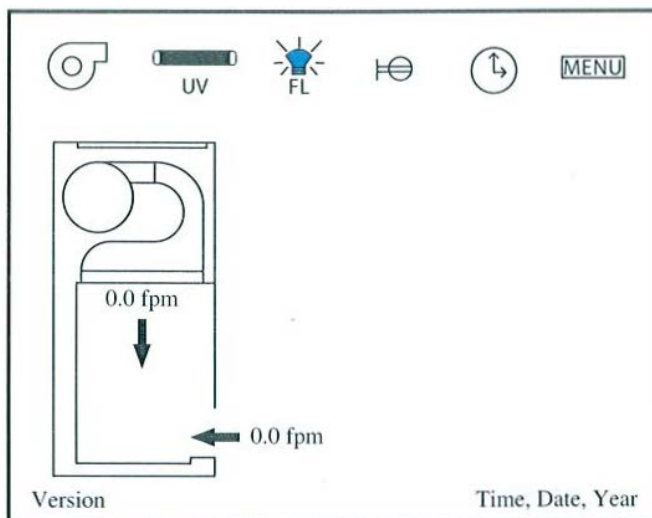



图 5

6、内部双插座

点击  开启或关闭安全柜腔体内电源插座。

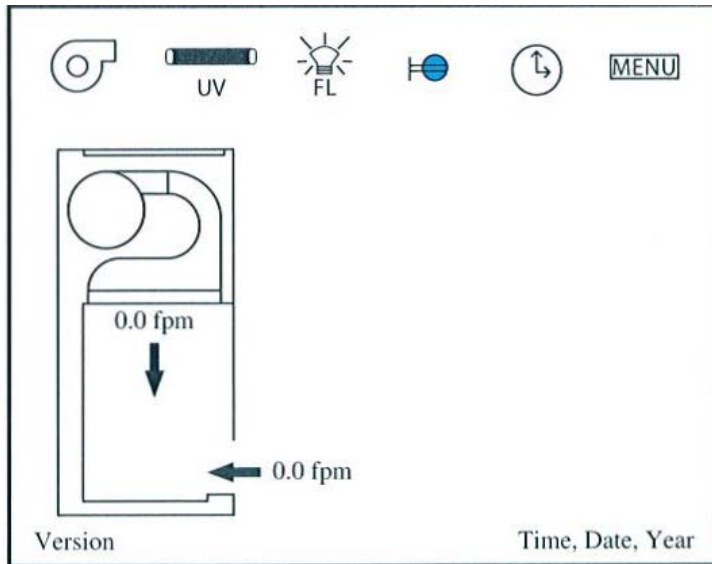


图 6

7、时间

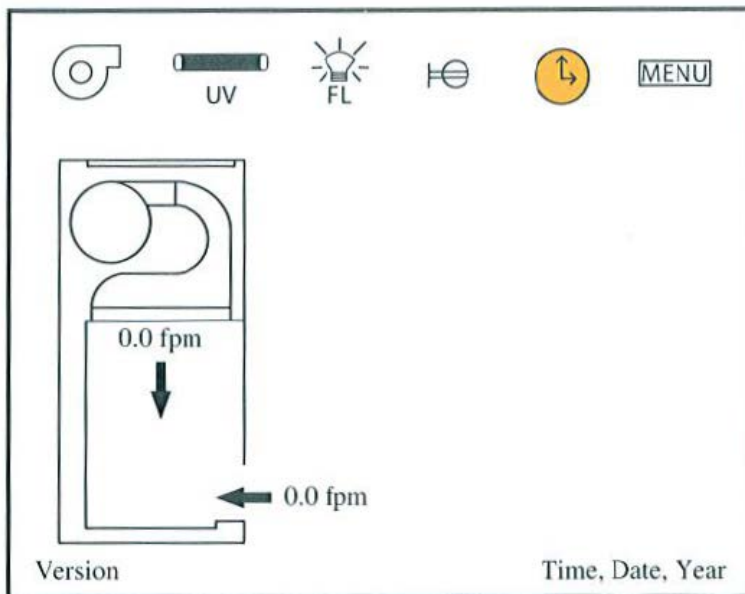


图 7

当点击时间图标后，将会列出一个时间功能的菜单。

如图 8。

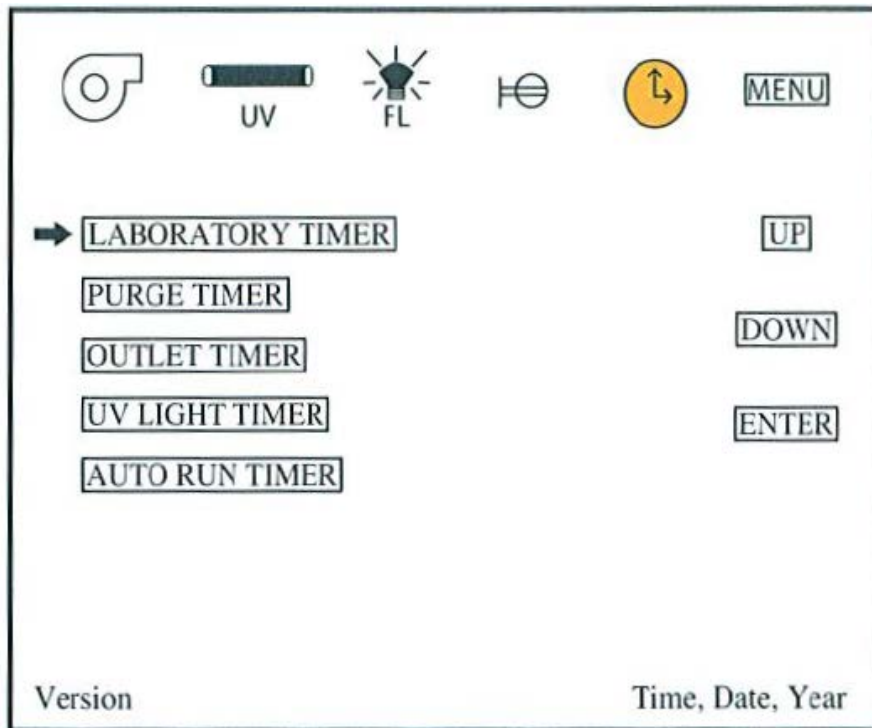


图 8

各部分具体操作请详见说明书.

8、菜单

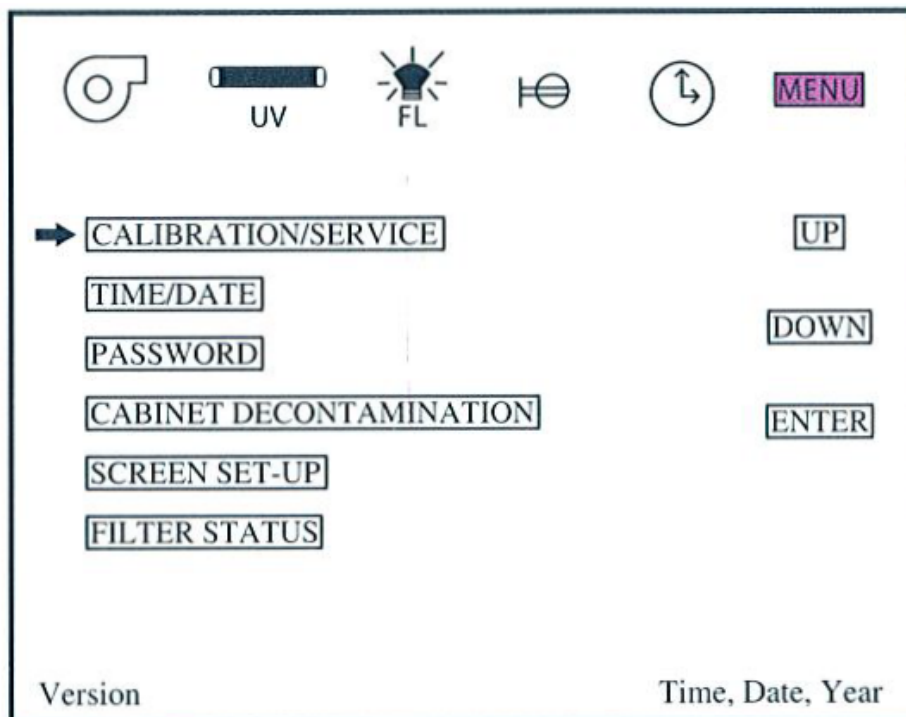


图 9

当按下菜单 **MENU** 后会出现图 9 所示菜单,请不要更改内部参数,详见说明书。

注意事项:

- 1 使用时注意关闭排水阀、进气阀;
- 2.保持房间的洁净可以延长高效过滤器的寿命,需要更换滤膜时请与工程师联系,用户不要自行操作;
- 3 抬起或关闭玻璃风板时请用双手均匀用力操作,防止手柄脱落;
- 4 使用后最好关闭玻璃风板,以免灰尘进入。
- 5 操作台内部前侧格栅和后侧的通风口不能放置任何东西,以避免带来风速的不稳定。
- 6.最终以说明书为准。

注:以上部分仅供参考,最终仪说明书为准.