

## himac超速离心机使用指南

首先感谢贵单位对天美公司工作的支持与合作。为了使您的离心机能正常运转，保护您的样品免受损失，充分提高使用效率，希望您能做好以下维护及保养：

- ✦ 按照说明书内容正确使用及操作。环境温度不宜超过+35℃。
- ✦ 仔细检查所用转头表面是否有腐蚀、划伤或变形，若发现应禁止继续使用。
- ✦ 转头必须配有相应的密封橡胶圈，每半年应取出密封胶圈清洁其表面，涂抹专用配备的润滑脂，并保证安装正确。若胶圈损坏应及时更换。
- ✦ 检查主机的密封胶圈，保持干净并经常涂上高真空密封脂（随机附件），若门密封胶圈损坏应及时更换，并用酒精或类似的溶剂将门胶圈的凹槽擦拭干净。
- ✦ 检查离心机和转头相应的附件，损坏或丢失者应及时配备做好其使用记录。
- ✦ 所离心的样品须严格按照要求配平，并对称放入相应的转头内，旋紧转头盖子。
- ✦ 选择适合的转头并确认其型号，正确放置转头在驱动轴上，确认无误后方可关闭腔门设置离心条件进行离心。
- ✦ 离心结束后及时将转头取出，擦拭干净转头表面及内孔，若转头驱动孔或驱动轴表面变脏或粘有杂物，可能导致转头安装不正确，应停止使用。同时擦干腔体内的冷凝水，或用含中性洗涤剂稀释液的海绵擦净污物，小心不要碰到温度传感器的窗口。转头取出后要放置在专用的转头座上。

如有任何问题，请及时与我公司联系，联系办法如下：